



您的成功源自每一度的循环

为您的温控需求提供先进、灵活配置的
解决方案

Thermo Scientific

制冷和加热水浴循环器

Thermo
SCIENTIFIC

Thermo Scientific 温控产品在实现了巨大的飞跃

性能、模块化和技术

现在您可以根据不同应用，配置灵活、经济的温控方案

- 制药
- 生物科技
- 化学/石化
- 食品与饮料
- 质量保证/质量控制
- 研发
- 分析仪器



环保设计

所有产品均通过RoHS/WEEE认证

环保小贴士 节能

使用节能模式，
为您节省高达70%的
能源成本*

*与标准操作模式相比

操作安全

为确保操作安全，所有产品均通过CE认证（UL认证正在申请）

易于使用

所有浸入式循环器均采用亮屏显示的直观用户界面，以便查看重要读数。每套系统均配备快速入门指南，使装配和操作变得更加容易

控制器可调整90° 以获得最佳视角

- 安装无需工具

目录

常见问题	4
浸入式循环器对照表	5
Thermo Scientific标准、高级和豪华加热浸入式循环器	6
Thermo Scientific北极系列制冷/加热水浴循环器	8
Thermo Scientific冰川系列超低温制冷水浴循环器	14
Thermo Scientific撒哈拉系列加热水浴循环器	16
配件	22
服务与支持	25
尺寸表	26

4 选择温控产品前应考虑的4个因素

1. 您的应用需求是什么？

您有现成的水箱、容器或浴槽并且需要加热液体吗？请查看浸入式循环器的温控范围和产品特点，挑选与您的应用需求最匹配的产品。

2. 需要循环至诸如旋转蒸发器或生物反应器之类的外部应用吗？或需要在您的应用中增加冷却或加热功能吗？

请考虑Thermo Scientific制冷或加热水浴循环器。所有系统和浸入式循环器都标配外部循环连接件。无论您现在或是将来使用外部循环，只需简单几步，就能完成对制冷/加热水浴循环器或浸入式循环器的改装。

3. 您的温控应用需要一个工作区来放置取样杯或试管架吗？

我们有多种制冷水浴循环器、不锈钢加热浴槽和经济型聚苯醚或亚克力加热浴槽供您选择。这些浴槽能提供更大的工作区域，来放置多个取样杯、试管架或培养皿。

4. 您的应用要求多强的制冷能力？

根据您的应用要求，选择合适的温度范围和升温速率。加热和制冷能力均以瓦数表示。相应的加热和制冷曲线可以让您了解系统在多快时间内能将一定量的液体加热或冷却到设定温度。热浴的温度规格中显示最低温度为“环境温度+13°C”，指的是电机热量导入浴槽而产生的“热浸”效应。大型浴槽散热较快，可以将温度精确地控制在“环境温度+13°C”之内。利用“冷却盘管”或制冷水浴循环器，便可在接近环境温度的条件下工作。

- 1) 选择与您的应用需求最匹配的浸入式循环器。
- 2) 为浸入式循环器选配一个制冷或加热浴槽。

问：我的Thermo Scientific产品带有外部循环连接件吗？

答：是的。 实现浴槽与外部应用之间液体循环所需的外部循环连接件是所有标准、高级、豪华控制器的标配。北极系列制冷/加热浴槽和撒哈拉系列加热浴槽能实现到外部应用的液体循环。

问：如何为我的应用获得更高的制热能力？

答：选择浸入式循环器时，有多种款型和电压可供选择。您可以根据电源情况增加应用的制热量。

对于北美地区的应用，高级或豪华系列可采用208V单相电源，便可使制热量增加67%-250%。

下表列出了不同电气条件下的制热能力：

浸入式循环器	100-115V 50-60Hz	100V 50-60Hz	115V 60Hz	200-230V 50-60Hz	230V 50Hz
SC100 SC150 SC150L	-	0.9kW @ 100V	1.2kW @ 115V	-	2kW @230V
AC150 AC200	-	0.9kW @ 100V	1.2kW @ 115V	2kW @ 230V	2kW @230V
PC200	1.2kW @ 115V	-	-	2kW @ 230V	-
PC201 PC300	-	-	-	3kW @ 230V	-

问：制冷循环浴槽和制冷循环器有什么区别？

答：制冷循环浴槽和制冷循环器非常相似。属性的规定就是制冷循环浴槽的工作区域比制冷循环器更大。相应地，由于浴槽（或工作区域）的规格更大，制冷循环浴槽系统整体上也比制冷循环器大很多。

- 制冷循环浴槽的设计注重于在浴槽内需要有较大工作区域来放置样品、取样杯和/或试管架的应用。但首要考虑的还是浴槽的使用，该系统仍支持外部循环
- 制冷循环器也能用于在其小浴槽内放置样品、试管或取样杯。区别是它的浴槽太小，放不下太多样品

问：若使用硅油，液体膨胀会对我的应用产生哪些影响？

答：采取特殊预防措施十分重要，以确保系统中注入的液体适量，避免硅油溢出不锈钢浴槽流到试验台或其他区域。最为重要的是，在设置极端加热应用的温度参数前，应采取一切安全防范措施，并确认系统各方面运行正常。根据我们的测试，我们预计浴槽内温度每上升100°C，液体就会膨胀10%。然而，我们的测试结果显示，根据您所使用的浸入式循环器型号，液体膨胀度会从10%到30%不等。

注：撒哈拉系列不锈钢浴槽设计了低液位保护装置，只有注入液体处于低水位时，系统才能启动并开始温度控制。如果注入的液体适量，即使浸入式循环器达到最高设定温度，硅油也不会溢出浴槽。

问：如何将浸入式循环器固定到我的水箱或仪器上？

答：不同型号的浸入式循环器，有不同的安装方法可供选择。

标准系列有如下安装方式供您选择：

- 不锈钢夹具的夹距为1”（25mm），将浸入式循环器固定在水箱或仪器的边缘
- 不锈钢浴桥能将标准系列浸入式循环器安装到旧版的Haake不锈钢W系列浴槽中

高级和豪华系列浸入式循环器只能通桥式安装。

可调节浴桥夹距在300mm和800mm之间，适用于所有浸入式循环器

如果培养皿是不规则形状，这种可调节浴桥更能发挥它的用处

型号	标准系列			高级系列		豪华系列		
	SC100	SC150	SC150L	AC150	AC200	PC200	PC201	PC300
规格								
最高温度 (°C)	100	150	150	150	200	200	200	300
温度稳定性 (°C) ***	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
加热功率 (kW) 230V/115V	2/1.2	2/1.2	2/1.2	2/1.2	2/1.2	2/1.2	3**	3**
最大流量 (l/min)	17	17	17	20	20	24	24	24
最大压力 (mbar/psi)	300/4.35	300/4.35	300/4.35	475/6.89	475/6.89	560/8.12	560/8.12	560/8.12
最大吸力 (mbar/psi)				330/4.78	330/4.78	380/5.51	380/5.51	380/5.51
水流量/泵速级别	2	2	2	3	3	可调****	可调****	可调****
水位 (自浴槽顶部) (mm)	60..18	60..18	105..18	63..18	63..18	63..18	63..18	63..18
浴槽深度要求 (mm)	150	150	200	150	150	200	200	200
尺寸/重量								
外形尺寸 (mm) 高度 × 宽度 × 深度	336 × 138 × 199	336 × 138 × 199	384 × 138 × 199	372 × 165 × 199	372 × 165 × 199	421 × 189 × 233	421 × 189 × 233	421 × 189 × 233
外形尺寸 (in) 高度 × 宽度 × 深度	13.2 × 5.4 × 7.8	13.2 × 5.4 × 7.8	15.1 × 5.4 × 7.8	14.6 × 6.4 × 7.8	14.6 × 6.4 × 7.8	16.6 × 7.4 × 9.2	16.6 × 7.4 × 9.2	16.6 × 7.4 × 9.2
净重 (kg)	3.3	3.3	3.3	4.2	4.2	4.7	4.7	4.7
安全 & 认证								
安全等级 (依据DIN12876)	1/NFL	3/FL	3/FL	3/FL	3/FL	3/FL	3/FL	3/FL
IQ/OQ	可选	可选	可选	可选	可选	可选	可选	可选
报警类型								
高温报警	•	•	•	•	•	•	•	•
低液位报警		•	•	•	•	•	•	•
制冷报警	•	•	•	•	•	•	•	•
应用极限报警				•	•	•	•	•
应用报警 (外部)*				可选	可选	可选	可选	可选
报警指示器								
声/光报警器	•	•	•	•	•	•	•	•
连通性								
远程传感器接口				•	•	•	•	•
USB接口		•	•		•	•	•	•
多功能接口					•	•	•	•
RS232/RS485/以太网/局域网		可选	可选	可选	可选	可选	可选	可选
模拟I/O		可选	可选		可选	可选	可选	可选
屏显信息 Screen								
高温报警				•	•	•	•	•
低液位报警		•	•	•	•	•	•	•
高液位报警				•	•	•	•	•
日期与时间	•	•	•	•	•	•	•	•
产品特征								
节能模式	•	•	•	•	•	•	•	•
实时温度调整	•	•	•	•	•	•	•	•
温度单位 (°C/°F/K) 选项	•	•	•	•	•	•	•	•
自动重启	•	•	•	•	•	•	•	•
系统温度限制	•	•	•	•	•	•	•	•
应用温度限制		•	•	•	•	•	•	•
自来水电磁阀					可选	可选	可选	可选
开/关定时器	•	•	•	•	•	•	•	•
预设温度设定值	5	5	5	5	5	5	5	5
升温程序					1	10	10	10
实时时钟	•	•	•	•	•	•	•	•
多国语言	3	3	3	5	5	7	7	7

*与连接至外部应用的PT100传感器探针配套使用

**现只供230V

***温度稳定性数据，根据DIN12876测量

****可调节范围为40%到100%

浸入式循环器

Thermo Scientific标准、高级和豪华系列加热浸入式循环器提供卓越而精确的温控功能。无论是单独使用还是与制冷或加热浴槽配套使用，我们都能根据您的需要提供合适的温控方案。

标准 (SC) 系列

三种型号可供选择

易用型设计，为闭环应用提供强大的泵送能力和加热能力。此选择经济实惠、性能可靠，适用于环境温度+13°C至+150°C的应用。

高级 (AC) 系列

两种型号可供选择

高级系列提供更强大的泵送能力，配备升温编程应用报警器，温度范围为环境温度+13°C至+200°C。

豪华 (AC) 系列

三种型号可供选择

对于要求精密温控的应用，此选择乃理想之选。配备多种升温编程和极限温度功能，温度范围为环境温度13°C至300°C。

标配:

用于外部循环的8mm、12mm软管接头，泵塞以及6英尺长的电源线

若想单独购买浸入式循环器，请参考以下信息

浸入式循环器	订货号				
	100-115V/ 50-60Hz	100V/ 50-60Hz	115V/ 60Hz	200-230V/ 50-60Hz	230V/ 50Hz
SC 100		1520006	1520008		1520001
SC 100 带夹具		1520016	1520018		1520011
SC 150		1530006	1530008		1530001
SC 150 带夹具		1530016	1530018		1530011
SC 150L		1540006	1540008		1540001
SC 150L 带夹具		1540016	1540018		1540011
AC 150		1550006	1550008	1550001	
AC 150 带浴桥		1550026	1550028	1550021	
AC 200		1560006	1560008	1560001	
AC 200 带浴桥		1560026	1560028	1560021	
PC 200	1570002				1570005
PC 200 带浴桥	1570022				1570025
PC 201					1580005
PC 201 带浴桥					1580025
PC 300					1590005
PC 300 带浴桥					1590025

选配:

- 自来水冷却盘管
- 自来水冷却盘管配套电磁阀 (适用于AC200及以上型号控制器)
- 泵/加热盘管笼 (仅适用于SC100、SC150、SC150L控制器)
- 通用可调节浴桥
- 外部温度探针 (适用于AC150及以上型号控制器)

认证: CE

合规: RoHS和WEEE

请参见第22页的可选配件一览表

▶ 标准系列



SC100

- 最高温度: 100°C
- 5个可编程设定温度
- RTA (真实温度调整) 用于温度校准
- 2个泵速调节档位, 可增加流速或浴槽搅动
- 3种语言 (英语、德语、法语)
- 温度显示精度可选0.1或0.01, 温度单位可选°C、°F、K
- 声光报警
- 断电自动重启



SC150

All具备SC100浸入式循环器的全部功能, 加上

- 最高温度: 150°C
- 预先警告提醒补充液体
- 检测到温度过高、液位过低或电机过载时, 控制器自动关闭
- 通信选项: RS232 RS485
- 以太网/局域网 模拟I/O



SC150L

150浸入式循环器的全部功能, 加上

- 浸入深度增加, 可配套更大或更深的浴槽

▶ 高级系列



AC150

具备标准浸入式循环器的全部功能, 加上

- 最高温度: 150°C
- 3个泵速调节档位, 用于湍流控制
- 大功率压力/吸力泵, 用于外部开环和闭环应用
- 内、外温控模式 (防爆型远程传感器)
- 可编程应用温度报警, 带用户选择的报警器, 安全状态运行或关闭选项
- 液体选项带有预设温度限制
- 5种语言 (英语、德语、法语、西班牙语、意大利语)

环保小贴士
使用节能模式
节约能源*



AC200

具备AC150浸入式循环器的全部功能, 加上

- 最高温度: 200°C
- 1个升温程序
- 开/关定时器, 带实时时钟, 用于对时间要求严格的应用
- USB接口
- 模拟I/O接口
- 多功能接口

▶ 豪华系列



PC200

具备高级浸入式循环器的全部功能, 加上

- 最高温度: 200°C
- 泵速递增调节
- 7种语言 (英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、汉语和日语)
- 10个升温程序



PC201

具备PC200浸入式循环器的全部功能, 加上

- 3.0kW加热器, 升温更快速
- 带陶瓷转子的全不锈钢水泵



PC300

具备PC201浸入式循环器的全部功能, 加上

- 最高温度: 300°C

*与标准操作模式相比

水浴循环器

-40°C to 200°C

多种配置，与您的外部循环应用完美配合

卓越的制冷能力、宽泛的温度范围、强大的压力/吸力泵、以及精密的数字控制技术，设计旨在确保液体温控程序的精确性和再现性。6种控制器选项供您灵活选择适用于您应用的正确型号。

- 放水口位于前方，方便操作人员操作
- 先进的设计，即使放于墙角两侧堵塞也能维持最佳制冷性能
- 对于要求较低的应用，可采用节能模式降低能耗
- 控制器最大90° 可调，以获得最佳视角

典型应用:

- 校准
- 生物反应器
- 旋转蒸发仪
- 冷凝器
- 样品/材料测试
- 样品/材料制备



请参见第22页的可选配件一览表
外形尺寸请见第26-27页

带有加热水箱顶盖，设计旨在避免结冰积聚

控制器 ↑ 浴槽 ▶	A10	A25
SC100	-10 to 100°C	-25 to 100°C
SC150	-10 to 100°C	-25 to 150°C
SC150L	—	-25 to 150°C
AC150	-10 to 100°C	-25 to 150°C
AC200	-10 to 100°C	-25 to 200°C
PC200	—	-25 to 200°C
制冷能力 20°C 230V/115V	240W	500W
最大浴槽容量 (升) *	6	12
工作区域 (深 × 宽 × 长) mm/in	150 × 136.7 × 123.5 / 5.9 × 5.4 × 4.9	200 × 173 × 183.7 / 7.9 × 6.8 × 7.2
净重 (kg/lb)	27.5/60.6	36.1/79.5
认证	CE/ROHS/WEEE	CE/ROHS/WEEE

订购信息:

型号	A10			A25		
	115/60	230/50	100/50-60	115/60Hz	230/50	100/50-60
SC100带浴槽	1525108	1525101	1525106	1525258	1525251	1525256
SC150带浴槽	1535108	1535101	1535106	1535258	1535251	1535256
SC150L带浴槽	-	-	-	1545258	1545251	1545256
AC150带浴槽	1555108	1555101	1555106	1555258	1555251	1555256
AC200带浴槽	1565108	1565101	1565106	1565258	1565251	1565256
PC200带浴槽	-	-	-	1575258	1575251	1575256

* 液体体积依所用液体、温度范围和插入储罐的物体而不同

控制器 ↑ 浴槽 ▶	A28	A28F	A40
SC100	-28 to 100°C	-28 to 100°C	—
SC150	-28 to 150°C	-28 to 150°C	-28 to 150°C
SC150L	-28 to 150°C	-28 to 150°C	-28 to 150°C
AC150	-28 to 150°C	-28 to 150°C	-28 to 150°C
AC200	-28 to 200°C	-28 to 200°C	-40 to 200°C
PC200	-28 to 200°C	-28 to 200°C	-40 to 200°C
制冷能力 20°C 230V/115V	320W	320W	900W
最大浴槽容量 (升) *	10	10	12
工作区域 (深 × 宽 × 长) mm/in	200 × 173 × 129 / 7.9 × 6.8 × 5.1	200 × 173 × 129 / 7.9 × 6.8 × 5.1	200 × 173 × 183.7 / 7.9 × 6.8 × 7.2
净重 (kg/lb)	36/79.1	35.6/78.3	55.2/121.5
认证	CE/ROHS/WEEE	CE/ROHS/WEEE	CE/ROHS/WEEE

订购信息:

型号	A28			A28F			A40		
	115/60	230/50	100/50-60	115/60	230/50	100/50-60	115/60	230/50	100/50-60
SC100带浴槽	1525288	1525281	1525286	1524288	1524281	1524286	-	-	-
SC150带浴槽	1535288	1535281	1535286	1534288	1534281	1534286	1535408	1535401	1535406
SC150L带浴槽	1545288	1545281	1545286	1544288	1544281	1544286	1545408	1545401	1545406
AC150带浴槽	1555288	1555281	1555286	1554288	1554281	1554286	1555408	1555401	1555406
AC200带浴槽	1565288	1565281	1565286	1564288	1564281	1564286	1565408	1565401	1565406
PC200带浴槽	1575288	1575281	1575286	1574288	1574281	1574286	1575408	1575401	1575406

*液体体积取决于所用液体类型、温度范围和插入浴槽的物体

工作区域大，带来高产量和高工作流程效率

提供了多种容量、带有各种开口和深度尺寸的不锈钢储液罐，以实现最大的应用灵活性。

- 采用先进的设计，即使放置于墙角两侧堵塞，也能保证制冷器完全正常运行
- 对于要求低的应用，可采用节能模式降低能耗
- 提供多达6种控制头，您可以从中挑选最匹配的一款
- 控制器可90°调整，以获得最佳视角
- 排水口位于前方，方便操作人员操作

典型应用:

- 校准
- 生物反应器
- 旋转蒸发仪
- 冷凝器
- 样品/材料测试
- 样品/材料制备



请参见第22页的可选配件一览表
外形尺寸请见第26-27页

标配:

外部循环用8mm、12mm软管接头，6英尺电源线、A24B和A25B这两款还配备工作区域盖

选配:

- 自动补液 (AC200及以上型号控制器)
- 外部温度探针 (AC150及以上型号控制器)
- 工作区域盖 (适用于没有随机配备该盖的A5B和A10B型)
- 升降工作台
- 试管架
- 循环液

控制器 ↑ 浴槽 ▶	A5B**	A10B**
SC100	-5 to 100°C	-10 to 100°C
SC150	-5 to 100°C	-10 to 100°C
SC150L	—	—
AC150	-5 to 100°C	-10 to 100°C
AC200	-5 to 100°C	-10 to 100°C
PC 200	—	—
制冷能力 20°C 230V/115V	200W	250W
最大浴槽容量 (升)*	21	30
工作区域 (深×宽×长) mm/in	200×297.2×190 / 7.9×11.7×7.5	200×297.2×365 / 7.9×11.7×13.4
净重 (kg/lb)	40/88.9	44.5/97.9
认证	CE/ROHS/WEEE	CE/ROHS/WEEE

订购信息:

型号	A5B			A10B		
	115/60	230/50	100/50-60	115/60	230/50	100/50-60
SC100带浴槽	1524058	1524051	1524056	1524108	1524101	1524106
SC150带浴槽	1534058	1534051	1534056	1534108	1534101	1534106
SC150L带浴槽	—	—	—	—	—	—
AC150带浴槽	1554058	1554051	1554056	1554108	1554101	1554106
AC200带浴槽	1564058	1564051	1564056	1564108	1564101	1564106
PC200带浴槽	—	—	—	—	—	—

*液体体积依所用液体、温度范围和插入储罐的物体而不同
**工作区域盖需单独购买

控制器 ↑ 浴槽 ▶	A24B	A25B
SC100	-24 to 100°C	-25 to 100°C
SC150	-24 to 150°C	-25 to 150°C
SC150L	-24 to 150°C	—
AC150	-24 to 150°C	-25 to 150°C
AC200	-24 to 200°C	-25 to 200°C
PC 200	-24 to 200°C	—
制冷能力 20°C 230V/115V	900W	500W
最大浴槽容量 (升)*	27	21
工作区域 (深×宽×长) mm/in	200×297.2×313.4 / 8×11.7×12.3	233×223.8×243.8 / 9.2×8.8×9.6
净重 (kg/lb)	58.6/128.9	42.3/93.1
认证	CE/ROHS/WEEE	CE/ROHS/WEEE







订购信息:

型号	A24B			A25B		
	115/60	230/50	100/50-60	115/60	230/50	100/50-60
SC100带浴槽	1524248	1524241	1524246	1524258	1524251	1524256
SC150带浴槽	1534248	1534241	1534246	1534258	1534251	1534256
SC150L带浴槽	1544248	1544241	1544246	—	—	—
AC150带浴槽	1554248	1554241	1554246	1554258	1554251	1554256
AC200带浴槽	1564248	1564241	1564246	1564258	1564251	1564256
PC200带浴槽	1574248	1574241	1574246	—	—	—

*液体体积依所用液体、温度范围和插入储罐的物体而不同
**工作区域盖需单独购买







制冷水浴和循环器性能曲线

制冷能力

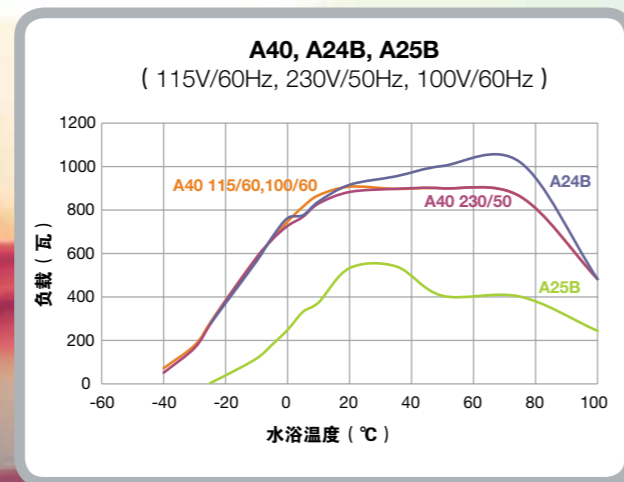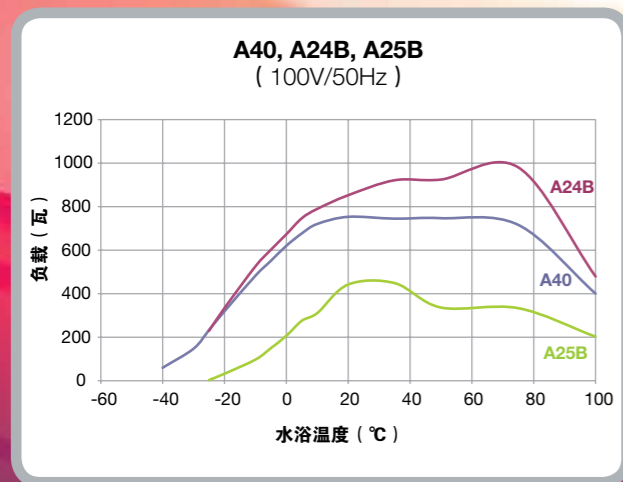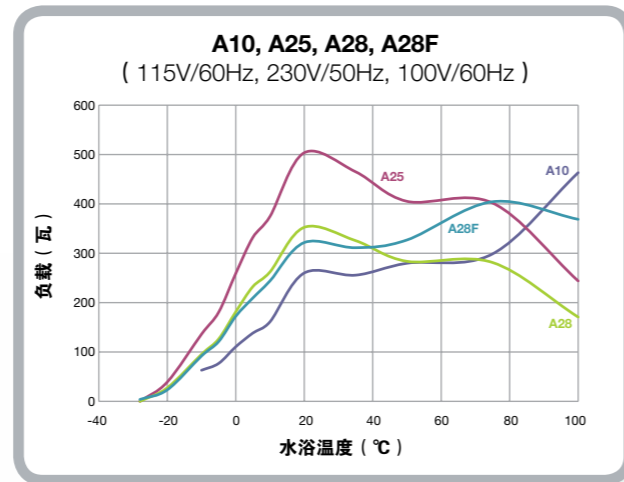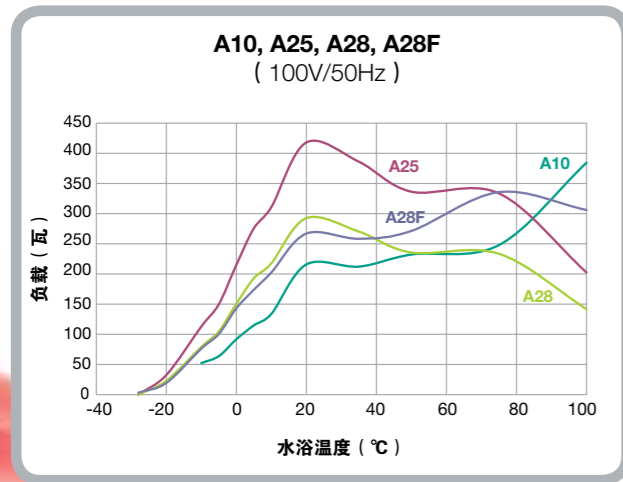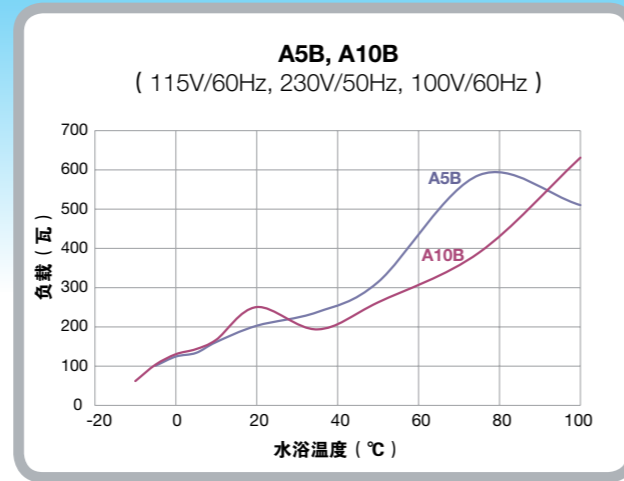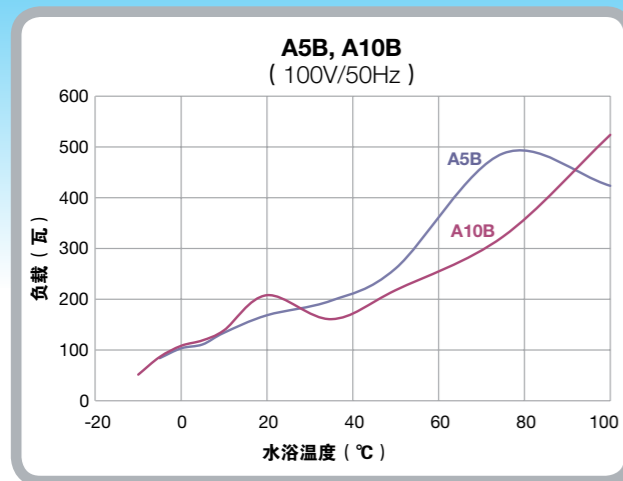

制冷水浴和循环器性能曲线

时间与温度曲线-制冷

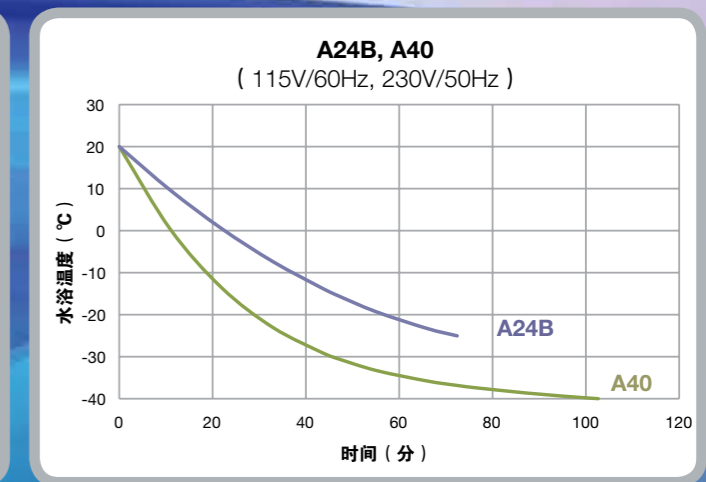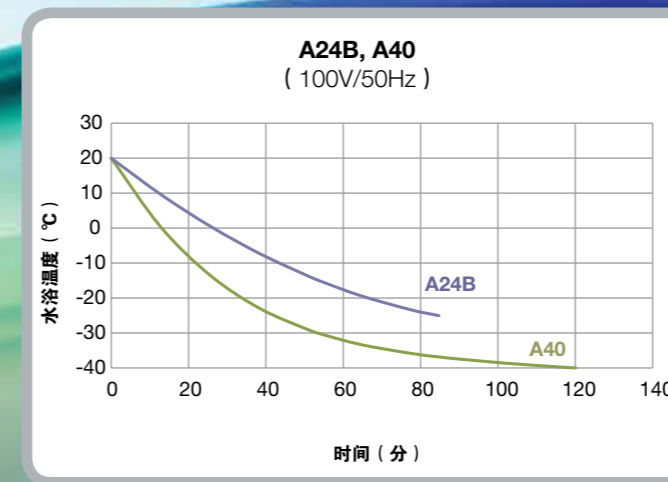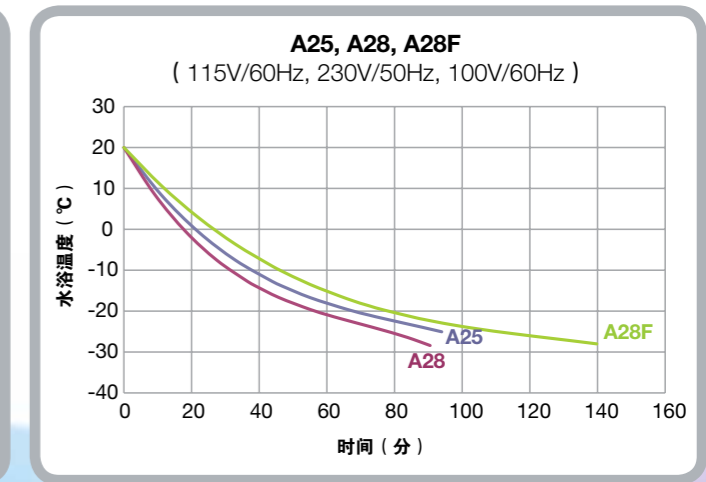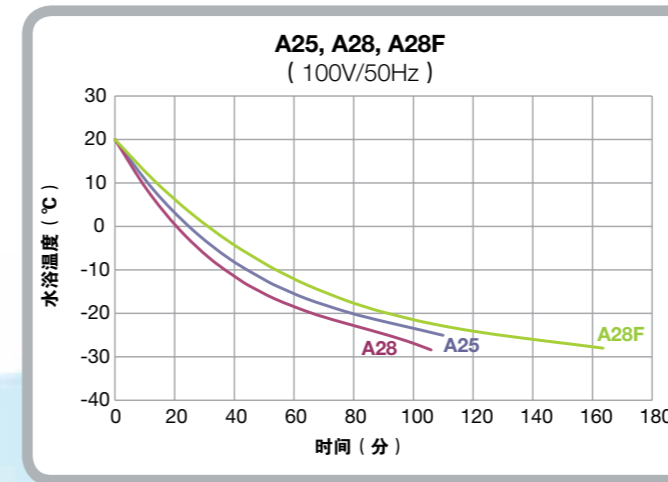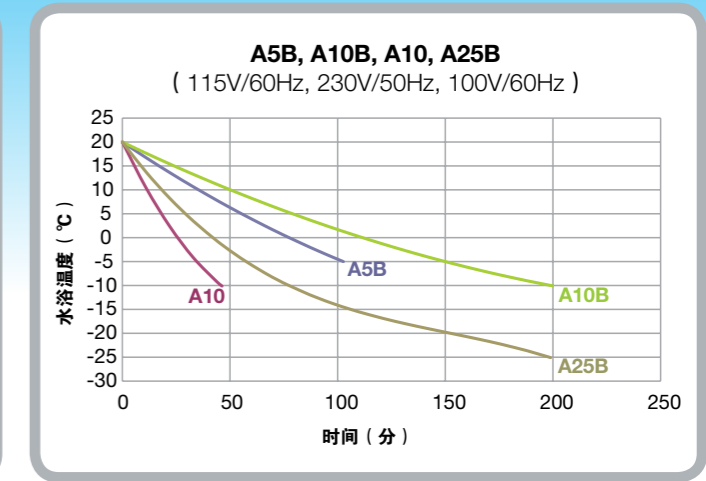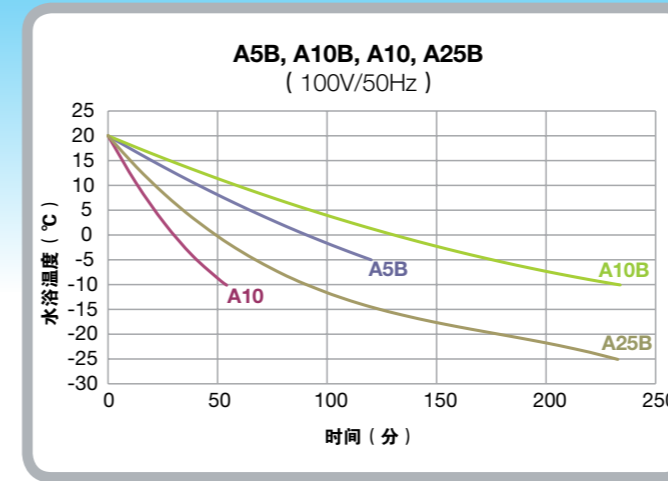

Performance Curves


上述参数是在海平面高度用水（大于5°C且小于90°C）或比热为2.3 kJ/kg·K 或0.55 Btu/lb·F（低于5°C）的循环液体在20°C环境温度和标称工作电压下得出的。其他液体、流程温度、环境温度、海拔高度或工作电压都会影响制冷性能。参数仅供参考，如有变更，恕不通知。

一款极具成本效益的超低温制冷循环器，具备极限温度功能

这款循环器具有高制热和制冷能力，能快速升温 and 冷却。配有锁定脚轮、排水口和把手——完美应用于各种环境。


- 设计有加热水箱，以避免结冰积聚
- 高效的超低温制冷能力，达到特定应用中的温度要求
- 密闭工作区域盖
- 隔热供液和回流口，设计旨在消除结冰积聚和流程温度变化

制冷能力

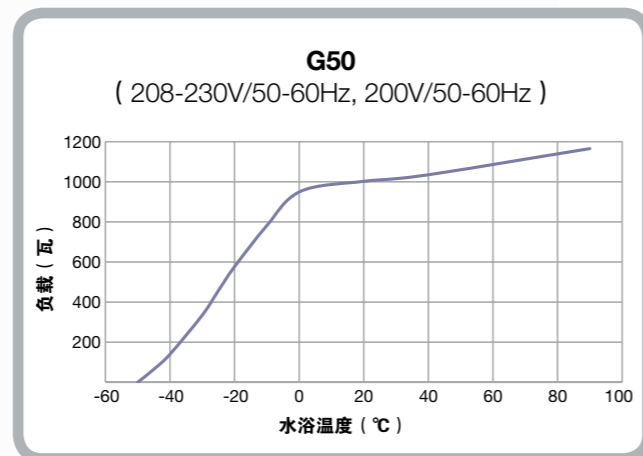

上述参数是在海平面高度用水（大于5°C且小于90°C）或比热为2.3 kJ/kg-K 或 0.55 Btu/lb-F（低于5°C）的循环液体在20°C环境温度和标称工作电压下得出的。其他液体、流程温度、环境温度、海拔高度或工作电压都会影响制冷性能。参数仅供参考，如有变更，恕不通知。

降温时间

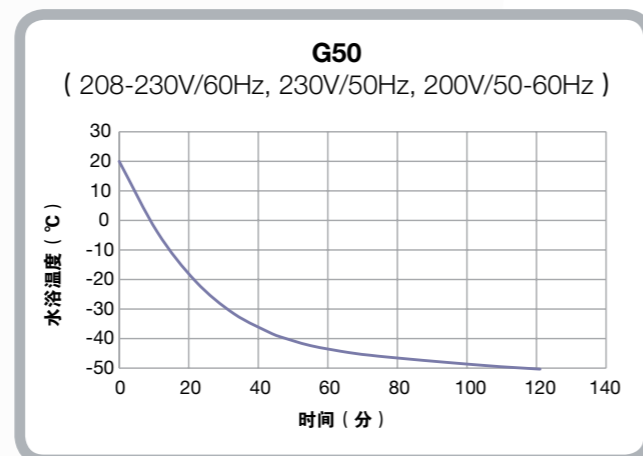

超低温循环器

-50°C to 200°C

标配:

8mm、12mm外部循环软管接头，外部循环管，6英尺电源线和密封工作区域盖

典型应用:

- 夹套反应容器
- 物料测试
- 分析仪器
- 校准
- 冷凝器
- 结晶



控制器 ↑	浴槽 ▶	G50
AC200		-50 to 200°C
PC200		-50 to 200°C
制冷能力 20°C 230V/115V		1000W
最大浴槽容量 (升) *		12
工作区域 (深 × 宽 × 长) (mm/in)		200 × 208.5 × 104.2 / 7.9 × 8.2 × 4.1
净重 (kg/lb)		62/137
认证		CE/ROHS/WEEE

订购信息:

型号	G50	
电压	230V/50Hz	200-230V/60Hz; 200V/50Hz
AC200带浴槽	1566501	1566509
PC200带浴槽	1576501	1576509

* 液体体积依所用液体、温度范围和插入浴槽的物体而不同

当您的应用需要高温时，您可依赖这些经久耐用的无缝不锈钢浴槽

容量从5升到53升可选，不同的工作区尺寸，满足您的需求。

- 多达8种不同的控制器，您可以从中挑选最匹配的款型
- 控制器可以90° 旋转，获得最佳视角

无论您需要内部还是外部循环，您都可以从众多的加热浴槽中选择一款，实现高效加热。该系列耐磨、耐腐蚀，应用温度高达300°C。

请参见第22页的可选配件一览表
外形尺寸请见第26-27页

典型应用:

- 粘度计
- 分光光度计
- 折射计
- 计量



控制器 ↑ 浴槽 ▶	S3	S7	S13	S15
SC100	环境温度 +13 to 100°C	环境温度 +13 to 100°C	环境温度 +13 to 100°C	环境温度 +13 to 100°C
SC150	环境温度 +13 to 150°C	环境温度 +13 to 150°C	环境温度 +13 to 150°C	环境温度 +13 to 150°C
SC150L	—	环境温度 +13 to 150°C	环境温度 +13 to 150°C	环境温度 +13 to 150°C
AC150	环境温度 +13 to 150°C	环境温度 +13 to 150°C	环境温度 +13 to 150°C	环境温度 +13 to 150°C
AC200	环境温度 +13 to 200°C	环境温度 +13 to 200°C	环境温度 +13 to 200°C	环境温度 +13 to 200°C
PC200	—	环境温度 +13 to 200°C	环境温度 +13 to 200°C	环境温度 +13 to 200°C
PC201	—	环境温度 +13 to 200°C	环境温度 +13 to 200°C	环境温度 +13 to 200°C
PC300	—	环境温度 +13 to 300°C	环境温度 +13 to 300°C	环境温度 +13 to 300°C
最大浴槽容量 (升) *	6	8	12	17
工作区域 (深 × 宽 × 长)	150 × 154.2 × 111.9 (5.9 × 6.1 × 4.4)	200 × 154.2 × 111.9 (7.9 × 6.1 × 4.4)	200 × 239.9 × 119.9 (7.9 × 9.4 × 4.4)	200 × 299.5 × 140.9 (7.9 × 11.8 × 5.5)
净重 (kg/lb)	9.8/21.5	10.6/23.4	12.3/27	13.7/30.1
认证	CE/ROHS/WEEE	CE/ROHS/WEEE	CE/ROHS/WEEE	CE/ROHS/WEEE

订购信息:

型号	S3			S7			S13			S15		
	115/60	230/50	100/50-60	115/60	230/50	100/50-60	115/60	230/50	100/50-60	115/60	230/50	100/50-60
SC100带浴槽	1521038	1521031	1521036	1521078	1521071	1521076	1521138	1521131	1521136	1521158	1521151	1521156
SC150带浴槽	1531038	1531031	1531036	1531078	1531071	1531076	1531138	1531131	1531136	1531158	1531151	1531156
SC150L带浴槽	—	—	—	1541078	1541071	1541076	1541138	1541131	1541136	1541158	1541151	1541156
AC150带浴槽	1551038	1551031	1551036	1551078	1551071	1551076	1551138	1551131	1551136	1551158	1551151	1551156
AC200带浴槽	1561038	1561031	1561036	1561078	1561071	1561076	1561138	1561131	1561136	1561158	1561151	1561156

电压 (V/Hz)	100-115/50-60	200-230/50-60	100-115/50-60	200-230/50-60	100-115/50-60	200-230/50-60	100-115/50-60	200-230/50-60
PC200带浴槽	—	—	1571072	1571075	1571132	1571135	1571152	1571155
PC201带浴槽	—	—	—	1581075	—	1581135	—	1581155
PC300带浴槽	—	—	—	1591075	—	1591135	—	—

* 液体体积依所用液体、温度范围和插入浴槽的物体而不同

标配:

外部循环用8mm、12mm软管接头，6英尺电源线，工作区域盖 (S45和S49型需另配)

选配:

- 自来水冷却盘管
- 自来水冷却盘管配套电磁阀 (AC200及以上型号控制器)
- 自动补液 (AC200及以上型号控制器)
- 外部温度探针 (AC150及以上型号控制器)
- 工作区域盖 (适用于没有随机配备该盖的S45和S49型)
- 升降工作台
- 试管架
- 循环液



控制器 ↑ 浴槽 ▶	S21	S30	S45	S49
SC100	环境温度 +13 to 100°C	环境温度 +13 to 100°C	环境温度 +13 to 100°C	环境温度 +13 to 100°C
SC150	环境温度 +13 to 150°C	环境温度 +13 to 150°C	环境温度 +13 to 150°C	环境温度 +13 to 150°C
SC150L	—	环境温度 +13 to 150°C	环境温度 +13 to 150°C	环境温度 +13 to 150°C
AC150	环境温度 +13 to 150°C	环境温度 +13 to 150°C	环境温度 +13 to 150°C	环境温度 +13 to 150°C
AC200	环境温度 +13 to 200°C	环境温度 +13 to 200°C	环境温度 +13 to 200°C	环境温度 +13 to 200°C
PC200	—	环境温度 +13 to 200°C	环境温度 +13 to 200°C	环境温度 +13 to 200°C
PC201	—	环境温度 +13 to 200°C	环境温度 +13 to 200°C	环境温度 +13 to 200°C
PC300	—	—	—	—
最大浴槽容量 (升) *	19	26	41	53
工作区域 (深 × 宽 × 长) mm	150 × 296.5 × 311.9 (5.9 × 11.7 × 12.3)	200 × 296.5 × 311.9 (7.9 × 11.7 × 12.3)	300 × 298.1 × 311.9 (11.8 × 11.7 × 12.3)	200 × 498 × 429.9 (7.9 × 19.6 × 16.9)
净重 (kg/lb)	14.2/31.2	16.5/36.2	20.3/44.7	24.3/53.4
认证	CE/ROHS/WEEE	CE/ROHS/WEEE	CE/ROHS/WEEE	CE/ROHS/WEEE

订购信息:




型号	S21			S30			S45			S49		
	115/60	230/50	100/50-60	115/60	230/50	100/50-60	115/60	230/50	100/50-60	115/60	230/50	100/50-60
SC100带浴槽	1521218	1521211	1521216	1521308	1521301	1521306	1521458	1521451	1521456	1521498	1521491	1521496
SC150带浴槽	1531218	1531211	1531216	1531308	1531301	1531306	1531458	1531451	1531456	1531498	1531491	1531496
SC150L带浴槽	—	—	—	1541308	1541301	1541306	1541458	1541451	1541456	1541498	1541491	1541496
AC150带浴槽	1551218	1551211	1551216	1551308	1551301	1551306	1551458	1551451	1551456	1551498	1551491	1551496
AC200带浴槽	1561218	1561211	1561216	1561308	1561301	1561306	1561458	1561451	1561456	1561498	1561491	1561496

电压 (V/Hz)	100-115/50-60	200-230/50-60	100-115/50-60	200-230/50-60	100-115/50-60	200-230/50-60	100-115/50-60	200-230/50-60
PC200带浴槽	—	—	1571302	1571305	1571452	1571455	1571492	1571495
PC201带浴槽	—	—	—	1581305	—	1581455	—	1581495
PC300带浴槽	—	—	—	—	—	—	—	—

* 液体体积依所用液体、温度范围和插入浴槽的物体而不同






不锈钢加热水浴循环器性能曲线

时间与温度曲线—加热

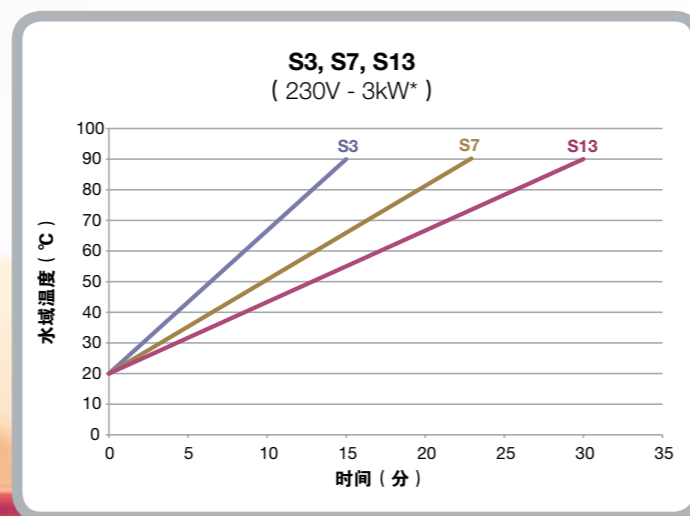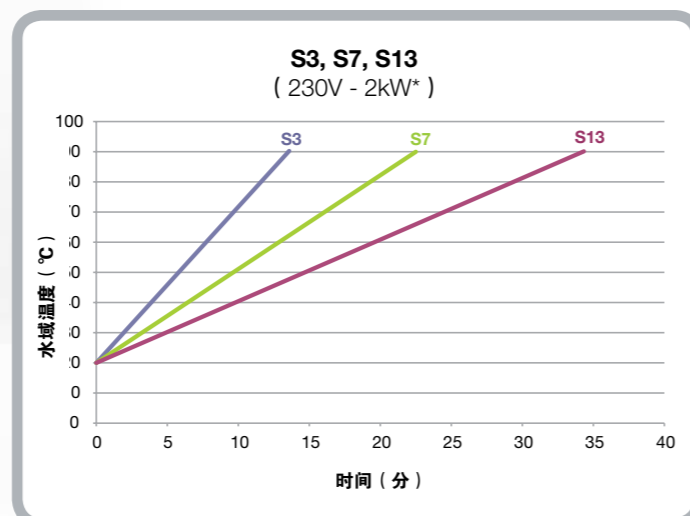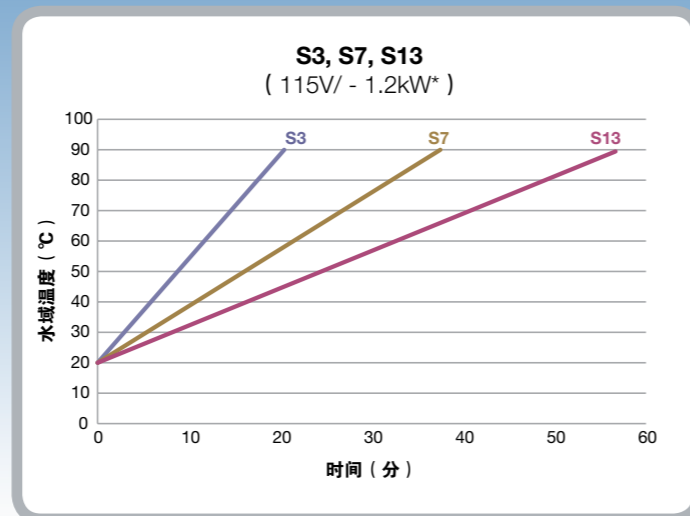

不锈钢加热水浴循环器性能曲线

时间与温度曲线—加热

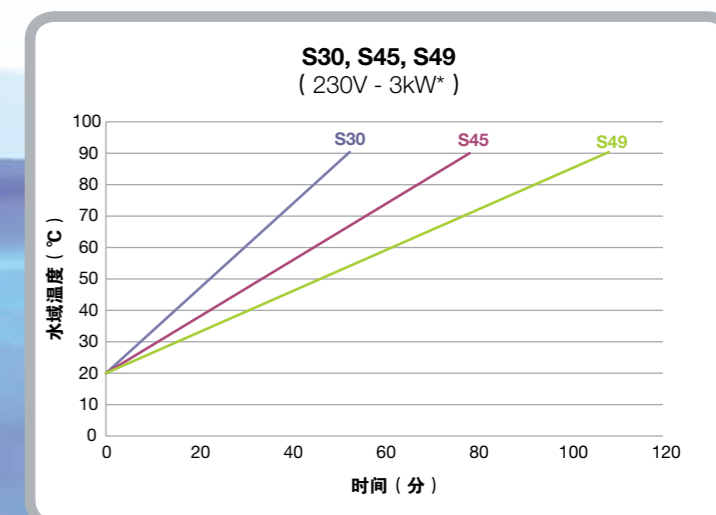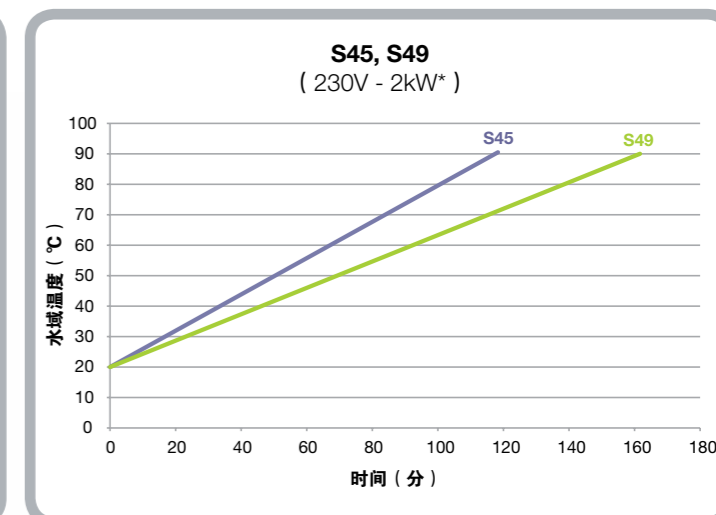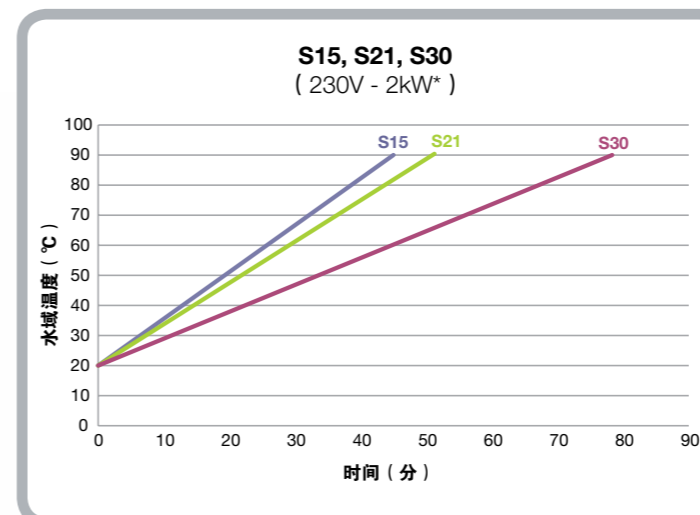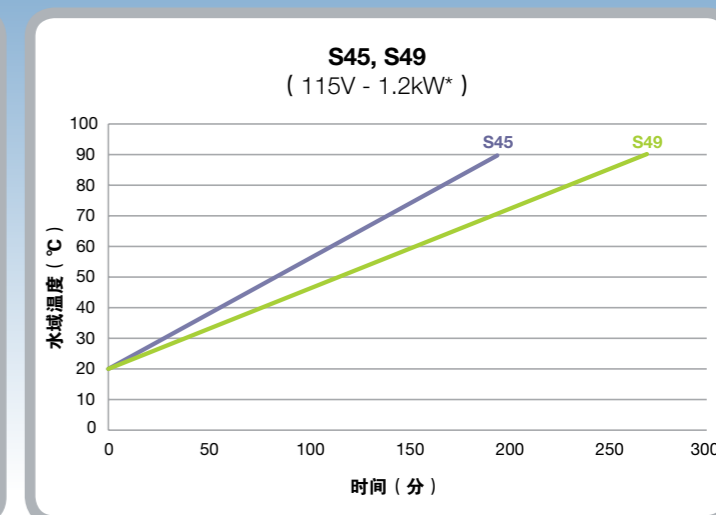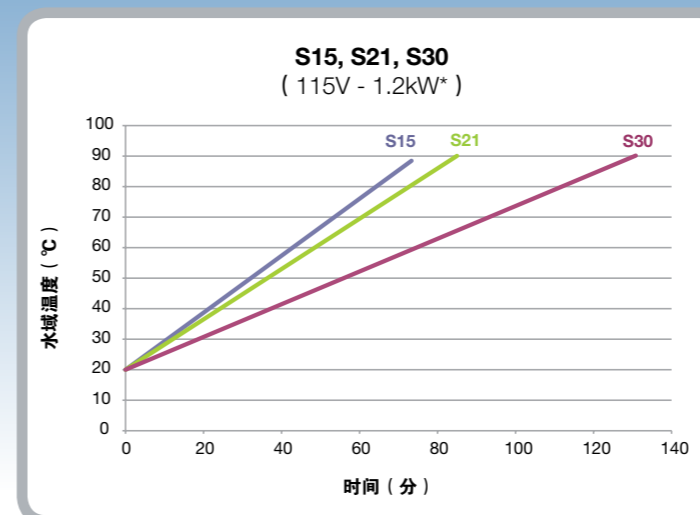

加热曲线

*上述参数是在海平面高度用水（大于5°C且小于90°C）或比热为2.3 kJ/kg-K 或0.55 Btu/lb-F（低于5°C）的循环液体在20°C环境温度和标称工作电压下得出的。其他液体、流程温度、环境温度、海拔高度或工作电压都会影响制冷性能。参数仅供参考，如有变更，恕不通知。100V水浴的升温速度比115V水浴慢25%左右可用控制器，请参见第16/17页

上述参数是在海平面高度用水（大于5°C且小于90°C）或比热为2.3 kJ/kg-K 或0.55 Btu/lb-F（低于5°C）的循环液体在20°C环境温度和标称工作电压下得出的。其他液体、流程温度、环境温度、海拔高度或工作电压都会影响制冷性能。参数仅供参考，如有变更，恕不通知。100V水浴的升温速度比115V水浴慢25%左右

亚克力

环境温度 +13°C to 80°C

透明亚克力浴槽

若您对应用的可见性有要求，亚克力材质的浴槽是您的理想之选。

温度可保持在环境温度+13°C到80°C之间°C。

选配:

- 升降工作台
- 自来水冷却盘管
- 试管架
- 自来水冷却盘管配套电磁阀 (AC200及以上型号控制器)
- 自动补液 (AC200及以上型号控制器)
- 外部温度探针 (AC150及以上型号控制器)



控制器 ↑ 浴槽 ▶	S6T	S12T	S19T
SC100	环境温度 +13 to 80°C	环境温度 +13 to 80°C	环境温度 +13 to 80°C
SC150	环境温度 +13 to 80°C	环境温度 +13 to 80°C	环境温度 +13 to 80°C
AC150	—	环境温度 +13 to 80°C	环境温度 +13 to 80°C
AC200	—	环境温度 +13 to 80°C	环境温度 +13 to 80°C
浴槽容量 (升) *	6	12	19
工作区域 (深×宽×长) mm	150×138×223 / 5.9×5.4×8.8	150×302×148.9 / 5.9×11.9×5.9	150×302×326.9 / 5.9×11.9×12.9
净重 (kg/lb)	6.3 / 13.9	7.3 / 16.1	8.7 / 19.1
认证	CE/ROHS/WEEE	CE/ROHS/WEEE	CE/ROHS/WEEE

订购信息:

型号	S6T			S12T			S19T		
电压 (V/Hz)	115/60	230/50	100/50-60	115/60	230/50	100/50-60	115/60	230/50	100/50-60
SC100带浴槽	1522068	1522061	1522066	1522128	1522121	1522126	1522198	1522191	1522196
SC150带浴槽	1532068	1532061	1532066	1532128	1532121	1532126	1532198	1532191	1532196
AC150带浴槽	-	-	-	1552128	1552121	1552126	1552198	1552191	1552196
AC200带浴槽	-	-	-	1562128	1562121	1562126	1562198	1562191	1562196

* 液体体积依所用液体、温度范围和插入浴槽的物体而不同

请参见第22页的可选配件一览表
外形尺寸请见第26-27页

聚苯醚

环境温度 +13°C to 100°C

聚苯醚 (PPO)

聚苯醚浴槽是能代替不锈钢浴槽的经济之选。聚苯醚浴槽可承受100°C高温，具有卓越的温度性能，同时节约操作成本。温度可保持在环境温度+13°C到100°C之间13°C to 100°C。

选配:

- 自来水冷却盘管
- 自来水冷却盘管配套电磁阀 (AC200及以上型号控制器)
- 自动补液 (AC200及以上型号控制器)
- 外部温度探针 (AC150及以上型号控制器)
- 工作区域盖
- 升降工作台
- 试管架



控制器 ↑ 浴槽 ▶	S5P	S14P	S21P
SC100	环境温度 +13 to 100°C	环境温度 +13 to 100°C	环境温度 +13 to 100°C
SC150	环境温度 +13 to 100°C	环境温度 +13 to 100°C	环境温度 +13 to 100°C
AC150	—	环境温度 +13 to 100°C	环境温度 +13 to 100°C
AC200	—	环境温度 +13 to 100°C	环境温度 +13 to 100°C
浴槽容量 (升) *	5	14	21
工作区域 (深×宽×长)	160×132×132 / 6.3×5.2×5.2	160×300×163 / 6.3×11.8×6.4	160×300×353 / 6.3×11.8×13.9
净重 (kg/lb)	5.1 / 11.2	6.3 / 13.9	6.6 / 14.5
认证	CE/ROHS/WEEE	CE/ROHS/WEEE	CE/ROHS/WEEE

订购信息:

型号	S5P			S14P			S21P		
电压 (V/Hz)	115/60	230/50	100/50-60	115/60	230/50	100/50-60	115/60	230/50	100/50-60
SC100带浴槽	1523058	1523051	1523056	1523148	1523141	1523146	1523218	1523211	1523216
SC150带浴槽	1533058	1533051	1533056	1533148	1533141	1533146	1533218	1533211	1533216
AC150带浴槽	-	-	-	1553148	1553141	1553146	1553218	1553211	1553216
AC200带浴槽	-	-	-	1563148	1563141	1563146	1563218	1563211	1563216

* 液体体积依所用液体、温度范围和插入浴槽的物体而不同

请参见第22页的可选配件一览表
外形尺寸请见第26-27页

配件




不锈钢试管架

产品编号	试管架和插板：北极系列和撒哈拉系列试管架
1600002	不锈钢试管架用于以下型号浴槽：A5B、A10B、A24B、S49、S19T、S14P、S21P。可为试管架选配如下插板：
1600003	• 试管架插板-含顶板和底板，可容纳100个直径为10mm的试管
1600004	• 试管架插板-含顶板和底板，可容纳60个直径为16mm的试管
1600005	• 试管架插板-含顶板和底板，可容纳25个直径为25mm的试管
1600006	• 试管架插板-含顶板和底板，无孔
1600079	不锈钢试管架用于以下型号浴槽：A25B、A40、S21、S30。可为试管架选配如下插板：
1600072	• 试管架插板-含顶板和底板，可容纳55个直径为10mm的试管
1600081	• 试管架插板-含顶板和底板，可容纳32个直径为16mm的试管
1600082	• 试管架插板-含顶板和底板，可容纳13个直径为25mm的试管
1600083	• 试管架插板-含顶板和底板，无孔
1600026	不锈钢试管架用于以下型号浴槽：S13、S12T、S15。可为试管架选配如下插板：
1600084	• 试管架插板-含顶板和底板，可容纳39个直径为10mm的试管
1600085	• 试管架插板-含顶板和底板，可容纳20个直径为16mm的试管
1600086	• 试管架插板-含顶板和底板，可容纳8个直径为25mm的试管
1600087	• 试管架插板-含顶板和底板，无孔
产品编号	冰川系列试管架
1600154	冰川G50超低温制冷水浴试管架。可容纳16个直径为3mm，长65mm或133mm的吸管
产品编号	浴桥
1600077	浸入式冷却器浴桥，用于 S15、S21、S30、S45 加热浴槽
1600078	浴桥-将SC浸入式循环器固定于W13、W15、W26、W45、W46浴槽
1600150	浴桥-将AC浸入式循环器固定于W13、W15、W26、W45、W46浴槽
1600123	浴桥-自来水冷却盘管和自动补液。用于S15、S21、S30和S45加热浴槽
1600131	浴桥-冷却盘管和自动补液。用于S3和S7
1600131	浴桥-冷却盘管和自动补液。用于S3和S7（仅适用于SC控制器）
1600135	浴桥-冷却盘管和自动补液。用于S5P
1600137	浴桥-冷却盘管和自动补液。用于S12T和S19T
1600139	浴桥-冷却盘管和自动补液。用于S56T
1600140	浴桥-冷却盘管和自动补液。用于S49
1600125	浴桥-冷却盘管和自动补液。用于A25、A28、A28F、A40
1600141	浴桥-冷却盘管和自动补液。用于A5B、A10B、A24B
1600124	浴桥-冷却盘管和自动补液。用于A25B
1600126	浴桥-冷却盘管和自动补液。用于A10
1600133	浴桥-冷却盘管和自动补液。用于S3和S7
1600018	可调浴桥-400到800mm，适用于SC、AC和PC浸入式循环器

即将推出！

增压加热器和增压泵性能配件

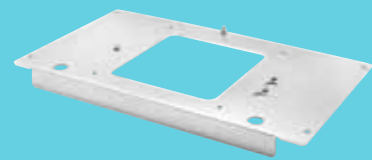

浴桥

产品编号	升降工作台
1600011	不锈钢升降工作台，用于S21、S21P、S30、S45
1600007	• 浴桥-用于S21、S30、S45浴槽的升降工作台
1600098	• 浴桥-用于S21P浴槽的升降工作台
1600136	• 浴桥-用于S21P浴槽的自来水冷却盘管、自动补液和升降工作台
1600012	不锈钢升降工作台，适用于S15、S14P
1600007	• 浴桥-用于S15浴槽的升降工作台
1600098	• 浴桥-用于S14P浴槽的升降工作台
1600136	• 浴桥-用于S14P浴槽的自来水冷却盘管、自动补液和升降工作台
1600121	不锈钢升降工作台，适用于A5B
1600036	• 浴桥-用于A5B浴槽的升降工作台
1600128	• 浴桥-用于A5B浴槽的自动补液和升降工作台
1600142	不锈钢升降工作台，适用于A10B
1600036	• 浴桥-用于A10B浴槽的升降工作台
1600128	• 浴桥-用于A10B浴槽的自动补液和升降工作台
1600013	不锈钢升降工作台，适用于S49
1600009	• 浴桥-用于S49浴槽的升降工作台
1600130	• 浴桥-用于S49浴槽的自来水冷却盘管、自动补液和升降工作台
产品编号	性能配件
1600106	A28浴槽放液阀
1600105	A25、A40浴槽放液阀
1600045	A10浴槽放液阀
产品编号	自来水冷却盘管
1600015	自来水冷却盘管，用于带夹具的SC100或SC150浸入式循环器
1600017	自来水冷却盘管，用于带夹具的SC150L浸入式循环器
1600014	自来水冷却盘管，用于所有带S13、S15、S21、S30、S45、S49、S14P、S21P、S12T、S19T的控制器
1600016	自来水冷却盘管，用于带S13、S15、S30、S45、S49的SC150L控制器
1600090	自来水冷却盘管，用于带S5P的SC100或SC150控制器
1600091	自来水冷却盘管，用于带S6T的SC100或SC150控制器
1600092	自来水冷却盘管，用于带S7、S3的SC100或SC150控制器
1600093	自来水冷却盘管，用于带S7的SC150L控制器
1600094	自来水冷却盘管，用于带S3、S7的AC150或AC200控制器
1601000	自来水冷却盘管电磁阀（100-230V/50-60Hz）（AC200及以上型号控制器）
产品编号	连通性
1600027	RS232串行通信适配器
1600075	RS485串行通信适配器
1600076	以太网/局域网通信延伸面板
1600033	接口线USB长1.8米
1600034	接口线RS232和RS485长1.5米
1600035	接口线LAN长5米
1600149	模拟I/O适配器

为您的浴槽添置了升降工作台，允许您调节容器或其他物体的浸没深度。

降低需加热或冷却的液体量，缩短温度变化时间。放液阀仅用于外部循环。

去除泵热，在接近环境温度条件下操作加热浴槽。



自来水冷却盘管

有各种转接盒与通信电缆可用，以实现串行和模拟通信。



通过将温度传感器直接放置在外应用中，直接控制外部批量或应用的温度。

通过电脑实现启动/关闭、监控温度、运行升温程序和记录数据。

产品编号	工作区域盖
1600020	不锈钢工作区域盖，用于S5P
1600021	不锈钢工作区域盖，用于S14P
1600022	不锈钢工作区域盖，用于S21P
1600037	不锈钢工作区域盖，用于S15
1600038	不锈钢工作区域盖，用于S21、S30、S45
1600040	不锈钢工作区域盖，用于S49
1600041	不锈钢工作区域盖，用于A5B
1600042	不锈钢工作区域盖，用于A10B
1600100	工作区域盖水平装置，用于A10
1600101	工作区域盖水平装置，用于A28/A28F
1600102	工作区域盖水平装置，用于S3/S7
1600103	工作区域盖水平装置，用于S13
产品编号	管道和配件
1600028	转接头M16x1内螺纹/1/4" NPTF外螺纹
1600029	转接头M16x1外螺纹/1/4" NPTF外螺纹
1600146	管件包一含(4)夹具和(2)5英尺长氟胶管(非隔热)，温度范围：-30°C到+200°C，直径12mm
1600147	管件包一含(4)夹具和(2)5英尺长氟胶管(隔热)，温度范围：-30°C到+200°C，直径12mm
产品编号	远程温度传感器
3330818	Pt100探针，特氟龙涂层，软性，长300mm，直径3mm，线长3m
3330429	Pt100探针，18/8不锈钢管，长150mm，直径3mm，线长3m，温度可高达600°C
产品编号	导热液体
9990201	Sil 100 硅油水浴液体，温度范围：-75°C到75°C，5L
9990202	Sil 100 硅油水浴液体，温度范围：-75°C到75°C，10L
61000000000	硅油，温度范围+30°C到+150°C，5加仑
610000000005	除藻剂/缓蚀剂，Nalco包
610000000007	THERMO200净化水溶剂和Nalco包，温度范围+5°C到+95°C，5加仑
9990203	Sil 180 硅油水浴液体，温度范围：-40°C到200°C，5L
9990204	Sil 180 硅油水浴液体，温度范围：-40°C到200°C，10L
9990205	Sil 300 硅油水浴液体，温度范围：+80°C到300°C，5L
9990206	Sil 300 硅油水浴液体，温度范围：+80°C到300°C，10L
9990213	Synth 260 水浴液体，温度范围：+40°C到250°C，5L
9990214	Synth 260 水浴液体，温度范围：+40°C到250°C，10L
160000000001	乙基乙二醇，5加仑(约19升)，-30°C低温应用
产品编号	软件
422000000004	NEScom控制/监控电脑软件
产品编号	其他配件
1600070	带脚轮的推车，用于A40
1600071	带脚轮的推车，用于A28/A25
1600088	保持架，用于SC100/SC150 浸入式循环器
1600089	保持架，用于SC150L 浸入式循环器
1603000	自动补液(100-230V/50-60Hz)(AC200及以上型号)

如有任何疑问，请联系我们
我们的温控专家！

技术支持与产品维护

技术问题

我们的技术服务小组随时为您解答任何问题。

客户服务

让我们专业的、富有经验的客服代表指导您选择温控产品，他们会对您的需求进行评估，提供系统推荐，并协调订货、发货安排。

新实验室建设

我们可提供世界上最全面的温控产品系列之一，我们能配置完美配合您的新实验室需求的温控系统。

服务与支持

温控系统的维护对实验室的整体工作效率、系统的长期性能，以及总体购置成本起着至关重要的作用。我们提供多种服务，以满足您的个体需求。

我们专业的服务不仅能助您提高工作效率，让您的工作更加便捷、省心，还能帮您有效控制预算。

安装

由经工厂培训的技术人员为您安装系统，并确保系统正确运行。

您将享受我们提供的以下服务：

- 在您方便的时候进行安装
- 确保满足各项技术指标
- 现场亲自指导

现场和返厂维修

一旦系统出现突发故障需要维修，您可以要求现场和返厂维修服务

我们会指派有资质、经验丰富的技术人员进行快速的故障检测和分析。系统送还前，我们会对其进行性能测试，以确保各项工厂技术规格正常。

• 延长质保期和维修服务

您可通过延长质保期或维修服务来控制购置成本。继续享受和之前相同的有限质保服务*，让您更加省心。

预防性维护/校准

通过预定的预防性维护和校准服务扩展系统功能完整性。定期进行预防性维修有助于防止关键部件，如水泵、压缩机和风扇电机过早损坏。

*以赛默飞世尔的标准有限质保条款为准，可登录 www.thermoscientific.com 查询。

如需了解更多服务信息，请与当地销售代表联系。

尺寸表

尺寸表

Thermo Scientific撒哈拉系列亚克力加热浴槽

型号	毫米 (高×宽×长)	英寸 (高×宽×长)
SC100-S6T	352.7×188.8×407	13.9×5.9×16
SC150-S6T	352.7×188.8×407	13.9×5.9×16
SC100-S12T	354.7×356.1×348	14×14×13.7
SC150-S12T	354.7×356.1×348	14×14×13.7
AC150-S12T	392.7×356.1×348	15.5×14×13.7
AC200-S12T	392.7×356.1×348	15.5×14×13.7
SC100-S19T	354.7×356.1×526	14×14×20.7
SC150-S19T	354.7×356.1×526	14×14×20.7
AC150-S19T	392.7×356.1×526	15.5×14×20.7
AC200-S19T	392.7×356.1×526	15.5×14×20.7

Thermo Scientific撒哈拉系列不锈钢加热浴槽

型号	毫米 (高×宽×长)	英寸 (高×宽×长)
SC100-S3	406.2×234.8×428.4	16×9.2×16.7
SC150-S3	406.2×234.8×428.4	16×9.2×16.7
AC150-S3	444.2×234.8×428.4	17.5×9.2×16.7
AC200-S3	444.2×234.8×428.4	17.5×9.2×16.7
SC100-S7	456.2×234.8×428.4	18×9.2×16.7
SC150-S7	456.2×234.8×428.4	18×9.2×16.7
AC150-S7	494.2×234.8×428.4	19.5×9.2×16.7
AC200-S7	494.2×234.8×428.4	19.5×9.2×16.7
PC200-S7	494.2×234.8×428.4	19.5×9.2×16.7
PC201-S7	494.2×234.8×428.4	19.5×9.2×16.7
PC300-S7	494.2×234.8×428.4	19.5×9.2×16.7
SC100-S13	456.2×320.8×428.4	18×12.6×16.7
SC150-S13	456.2×320.8×428.4	18×12.6×16.7
AC150-S13	494.2×320.8×428.4	19.5×12.6×16.7
AC200-S13	494.2×320.8×428.4	19.5×12.6×16.7
PC200-S13	494.2×320.8×428.4	19.5×12.6×16.7
PC201-S13	494.2×320.8×428.4	19.5×12.6×16.7
PC300-S13	494.2×320.8×428.4	19.5×12.6×16.7
SC100-S15	456.2×380.8×457.4	18×15×18
SC150-S15	456.2×380.8×457.4	18×15×18
SC150L-S15	456.2×380.8×457.4	18×15×18
AC150-S15	494.2×380.8×457.4	19.5×15×18
AC200-S15	494.2×380.8×457.4	19.5×15×18
PC200-S15	494.2×380.8×457.4	19.5×15×18
PC201-S15	494.2×380.8×457.4	19.5×15×18
SC150-S21	408.5×380.8×628.4	16.1×15×24.7
SC150-S21	408.5×380.8×628.4	16.1×15×24.7
AC150-S21	446.5×380.8×628.4	17.6×15×24.7
AC200-S21	446.5×380.8×628.4	17.6×15×24.7

Thermo Scientific撒哈拉系列聚苯醚加热浴槽

型号	毫米 (高×宽×长)	英寸 (高×宽×长)
SC100-S5P	359.5×190×388	14.2×7.5×15.3
SC150-S5P	359.5×190×388	14.2×7.5×15.3
SC100-S14P	360.5×358×452	14.2×14.1×17.8
SC150-S14P	360.5×358×452	14.2×14.1×17.8
AC150-S14P	398.5×358×452	15.7×14.1×17.8
AC200-S14P	398.5×358×452	15.7×14.1×17.8
SC100-S21P	360.5×358×642	14.2×14.1×25.3
SC150-S21P	360.5×358×642	14.2×14.1×25.3
AC150-S21P	398.5×358×642	15.7×14.1×25.3
AC200-S21P	398.5×358×642	15.7×14.1×25.3

Thermo Scientific撒哈拉系列不锈钢加热浴槽

型号	毫米 (高×宽×长)	英寸 (高×宽×长)
SC100-S30	456.2×380.8×628.4	18×15×24.7
SC150-S30	456.2×380.8×628.4	18×15×24.7
SC150L-S30	456.2×380.8×628.4	18×15×24.7
AC150-S30	494.2×380.8×628.4	19.5×15×24.7
AC200-S30	494.2×380.8×628.4	19.5×15×24.7
PC200-S30	494.2×380.8×628.4	19.5×15×24.7
PC201-S30	494.2×380.8×628.4	19.5×15×24.7
SC100-S45	556.2×380.8×628.4	21.9×15×24.7
SC150-S45	556.2×380.8×628.4	21.9×15×24.7
SC150L-S45	556.2×380.8×628.4	21.9×15×24.7
AC150-S45	594.2×380.8×628.4	23.4×15×24.7
AC200-S45	594.2×380.8×628.4	23.4×15×24.7
PC200-S45	594.2×380.8×628.4	23.4×15×24.7
PC201-S45	594.2×380.8×628.4	23.4×15×24.7
SC100-S49	456.2×578.8×746.4	18×22.8×29.4
SC150-S49	456.2×578.8×746.4	18×22.8×29.4
SC150L-S49	456.2×578.8×746.4	18×22.8×29.4
AC150-S49	494.2×578.8×746.4	19.5×22.8×29.4
AC200-S49	494.2×578.8×746.4	19.5×22.8×29.4
PC200-S49	494.2×578.8×746.4	19.5×22.8×29.4
PC201-S49	494.2×578.8×746.4	19.5×22.8×29.4

Thermo Scientific冰川系列超低温制冷浴槽

型号	毫米 (高×宽×长)	英寸 (高×宽×长)
AC200-G50	851.1×418.8×554	33.5×16.5×21.8
PC200-G50	851.1×418.8×554	33.5×16.5×21.8

Thermo Scientific北极系列制冷浴槽

型号	毫米 (高×宽×长)	英寸 (高×宽×长)
SC100-A5B	470.7×428.5×738	18.5×16.9×29.1
SC150-A5B	470.7×428.5×738	18.5×16.9×29.1
AC150-A5B	508.7×428.5×738	20×16.9×29.1
AC200-A5B	508.7×428.5×738	20×16.9×29.1
SC100-A10B	470.7×428.5×913	18.5×16.9×35.9
SC150-A10B	470.7×428.5×913	18.5×16.9×35.9
AC150-A10B	508.7×428.5×913	20×16.9×35.9
AC200-A10B	508.7×428.5×913	20×16.9×35.9
SC100-A24B	573.7×765×610	22.6×30.1×24
SC150-A24B	573.7×765×610	22.6×30.1×24
SC150L-A24B	573.7×765×610	22.6×30.1×24
AC150-A24B	611.7×765×610	24.1×30.1×24
AC200-A24B	611.7×765×610	24.1×30.1×24
PC200-A24B	611.7×765×610	24.1×30.1×24
SC100-A25B	739.7×324×541	29.1×12.8×21.3
SC150-A25B	739.7×324×541	29.1×12.8×21.3
AC150-A25B	777.7×324×541	30.6×12.8×21.3
AC200-A25B	777.7×324×541	30.6×12.8×21.3

Thermo Scientific北极系列制冷浴槽

型号	毫米 (高×宽×长)	英寸 (高×宽×长)
SC100-A10	631.7×220×414	24.9×8.7×16.3
SC150-A10	631.7×220×414	24.9×8.7×16.3
AC150-A10	669.7×220×414	26.4×8.7×16.3
AC200-A10	669.7×220×414	26.4×8.7×16.3
SC100-A25	710.7×273×483	28×10.7×19
SC150-A25	710.7×273×483	28×10.7×19
SC150L-A25	710.7×273×483	28×10.7×19
AC150-A25	748.7×273×483	29.5×10.7×19
AC200-A25	748.7×273×483	29.5×10.7×19
PC200-A25	748.7×273×483	29.5×10.7×19
SC100-A28	710.7×273×483	28×10.7×19
SC150-A28	710.7×273×483	28×10.7×19
SC150L-A28	710.7×273×483	28×10.7×19
AC150-A28	748.7×273×483	29.5×10.7×19
AC200-A28	748.7×273×483	29.5×10.7×19
PC200-A28	748.7×273×483	29.5×10.7×19
SC100-A28F	519.7×514×426	20.5×20.2×16.8
SC150-A28F	519.7×514×426	20.5×20.2×16.8
SC150L-A28F	519.7×514×426	20.5×20.2×16.8
AC150-A28F	557.7×514×426	22×20.2×16.8
AC200-A28F	557.7×514×426	22×20.2×16.8
PC200-A28F	557.7×514×426	22×20.2×16.8
SC150-A40	748.7×385×519	29.5×15.2×20.4
SC150L-A40	748.7×385×519	29.5×15.2×20.4
AC150-A40	786.7×385×519	31×15.2×20.4
AC200-A40	786.7×385×519	31×15.2×20.4
PC200-A40	786.7×385×519	31×15.2×20.4





更多温度控制产品请浏览

中文网址：www.thermo.com.cn/TC

英文网址：www.thermoscientific.com/TC

欢迎来函咨询：TC.China@thermofisher.com

赛默飞世尔科技(中国)有限公司

上海(中国总部)
上海浦东新金桥路27号6号楼

北京
北京市安定门东大街28号
雍和大厦西楼7层

广州
广州东风中路410-412号
时代地产中心2405-2406, 3001-3004

成都
成都市武侯区临江西路1号
锦江国际大厦1406

沈阳
沈阳市沈河区惠工街10号
卓越大厦3109室

香港
香港新界沙田, 沙田乡事会路138号
新城市中央广场第一座九楼911-915室

免费服务热线: 800 810 5118 400 650 5118 (支持手机用户)

BR31010CN1403YX_TCBATH

ThermoFisher
SCIENTIFIC