




## PDMS 键合移动平台操作说明

### 一、移动平台

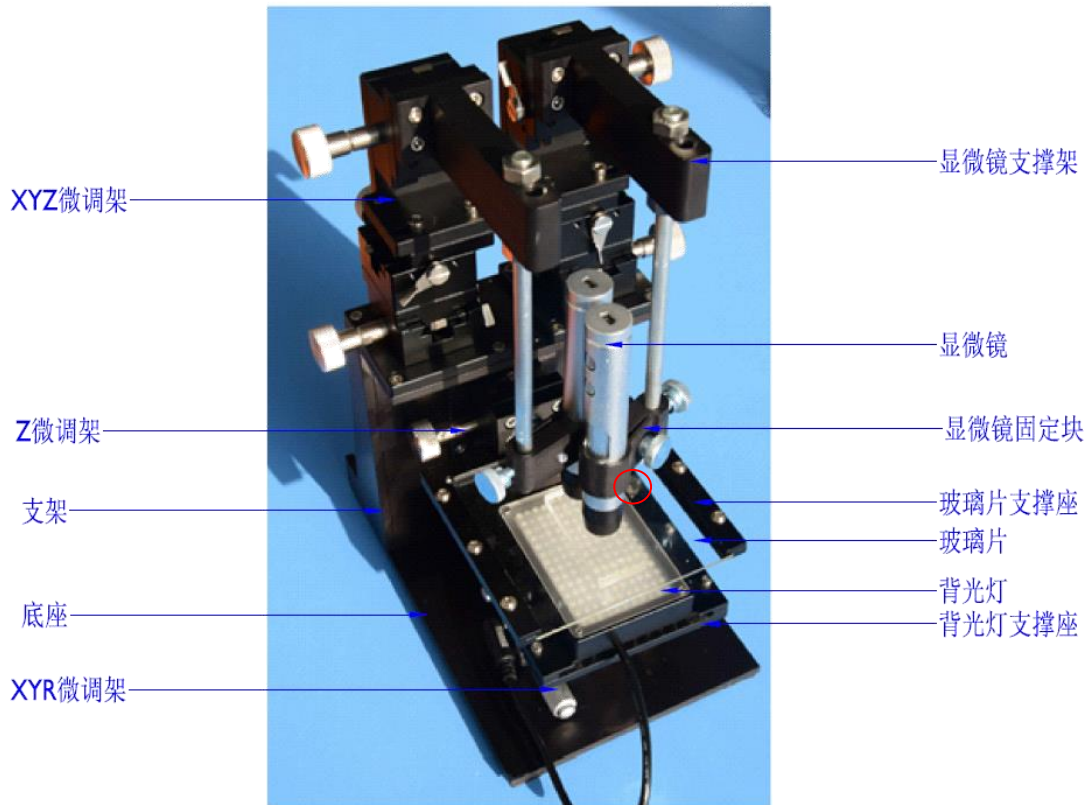

移动平台示意图

#### 1、安装步骤:

- 按照上图所示安装移动平台。
- 插入背光灯时可在其上四个孔上的任意位置插入 m4 螺钉，固定背光灯，防止背光灯移动。


#### 2、注意事项:


- 芯片键合时芯片表面尽量贴近，减少因为显微镜对于不同聚焦物体进行观察时显示模糊产生的误差。
- 如果键合的芯片过厚时，可以将 Z 微调架往上移动一个位置。
- 物体过大显微镜无法观察两端时，可调节显微镜上螺杆的孔的位置。
- 在固定显微镜的时候注意锋利边易划伤手。



## 二、软件说明

显微镜详细的使用方法可参考《超眼软件使用说明书》，下面主要详细说明双显微镜镜头的使用方法：

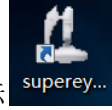

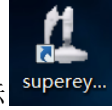将两个显微镜镜头 USB 接口插入电脑，双击软件图标  打开两个显微镜窗口，点击设置-设备源，



将两个显微镜分别设置为 USB 视频设备#1 和 USB 视频设备#2。

