



## 上海百典仪器设备有限公司

- 1、打开包装后，按照装箱清单检查本机的主要配件是否齐全。
  - 2、将不锈钢管与固定件按照附图所示组装框架。
  - 3、将电气箱安装在右后立杆顶端并旋紧螺钉，插上七芯插头，真空表安装在后端，拧紧螺钉即可。
  - 4、根据使用高度，将釜圆形托架固定在立杆滑块上，釜放在托架上，半圆型抱箍用于固定釜颈部，分别插入立杆滑块，合拢后拧紧固定螺丝，安装时注意反应釜主体垂直。
  - 5、搅拌棒固定在电机主轴的齿环夹头上，搅拌棒穿过盖中间旋转轴承，拧紧专用连接器，然后调整电机的位置，注意垂直同心度。
  - 6、立杆上的滑块是固定调节不同方向及高低的不锈钢多用夹子。
  - 7、瓶盖上左边 40#标准口插蛇型回流冷凝器，右边 40#标口为加料口连接恒压漏斗，中前方 24#标口为插温度计套管口，帽子后方 34#标口为多功能备用口，底部没有放料阀门，釜身上下分别为循环液进出口，下口接循环液进口，上口接循环液出口。
  - 8、安装玻璃仪器必须清洁，各接口处用凡士林涂抹，以防止玻璃抱死现象出现，然后涂上真空脂以防漏气。按一下万向轮固定装置，进行搅拌，如果搅拌稳定，说明调试已好
- 上海百典玻璃反应釜推荐产品：

规格型号/ 技术参数	容积 (L)	电机 功率	转速	搅拌力矩 (1300r/min)	内外筒径	玻璃釜盖相关开口					整机尺寸 (mm)
						正中	左	右	后	正前	
RAT-50D	50	180W	100-650	33000g.cm	355*400	φ60	φ60	φ50	34#	29#	1000*1050*2400
RAT-30D	30	120W	100-650	22000g.cm	310*355	φ50	φ50	φ50	34#	24#	900*610*2100
RAT-20D	20	120W	100-650	22000g.cm	310*355	φ50	φ50	φ50	34#	24#	900*610*2050
RAT-10D	10	120W	100-650	22000g.cm	230*260	φ50	φ50	φ50	34#	24#	850*610*1950
RAT-5D	5	90W	100-1300	5000g.cm	200*230	φ50	29#	29#	24#	24#	440*320*840
RAT-3D	3	90W	100-1300	5000g.cm	200*230	φ50	29#	29#	24#	24#	440*320*840
RAT-2D	2	90W	100-1300	5000g.cm	150*180	φ50	29#	29#	-	14#	440*320*840
RAT-1D	1	40W	100-1300	2400g.cm	150*180	φ50	29#	29#	-	14#	350*270*650

上海百典仪器设备有限公司—总部

ShangHai BaiDian Instrument Co.,Ltd.

地址：上海市浦东新区金湘路 201 弄 15 号 1020

邮编：100102

电话：021-60549911/60549922/60549933

传真：021-51981370

E-mail: Baidian^baidiantech.com（发邮件时请将^换为@）

官网：<http://www.baidiantech.com>